



Návod ke gravírování a dalšího značení skla a plastu

Gravírovací pero připojte na modrý kohout – stlačený vzduch. Dobře utáhněte, aby se Vám připojení neodtrhlo!

Veźměte si ochranné brýle, odskakují úlomky skla.

Otevřete kohout tlakového vzduchu na plno, pero je možné začít používat.

Pero přikládejte kolmo k značenému materiálu.

Sklo značte dohodnutou značkou nejlépe ve spodní části nádoby. Výběr značky prosím konzultujte s pracovníci v přípravně medií – linka 3115 či email media@biocev.eu, aby nedošlo ke zdvojení značek.

Místa značení skla a plastu – v principu tak, aby při balení vrchní části skla do alobalu nedošlo k zakrytí značky.

